



## Окислительная стабильность масла для загара

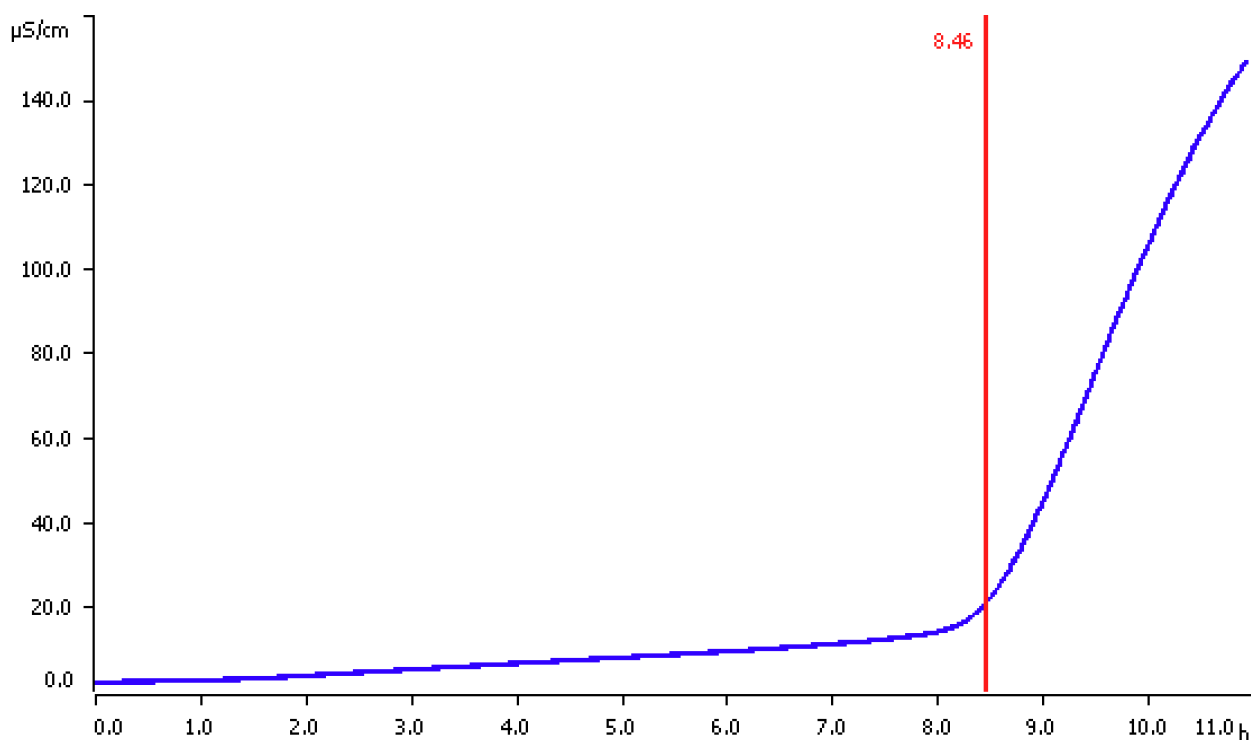

Определение окислительной стабильности масла для загара методом Rancimat

### Результаты

Кривая	Образец	Температура	Индукционный период
	Масло для загара	130 °C	8,5 ч

## Описание метода

### Образцы

Масло сладкого миндаля

### Пробоподготовка

Не требуется

### Прибор

892 Professional Rancimat



### Параметры

Температура	130 °С
Поток воздуха	20 л/ч
Измерение	Индукционный период
Разрешение измерения	1.0
Стоп условие	150 мкСм/см
Количество образца	3 г
Измерительный раствор	60 мл деионизованной воды