



## Окислительная стабильность масла сладкого миндаля

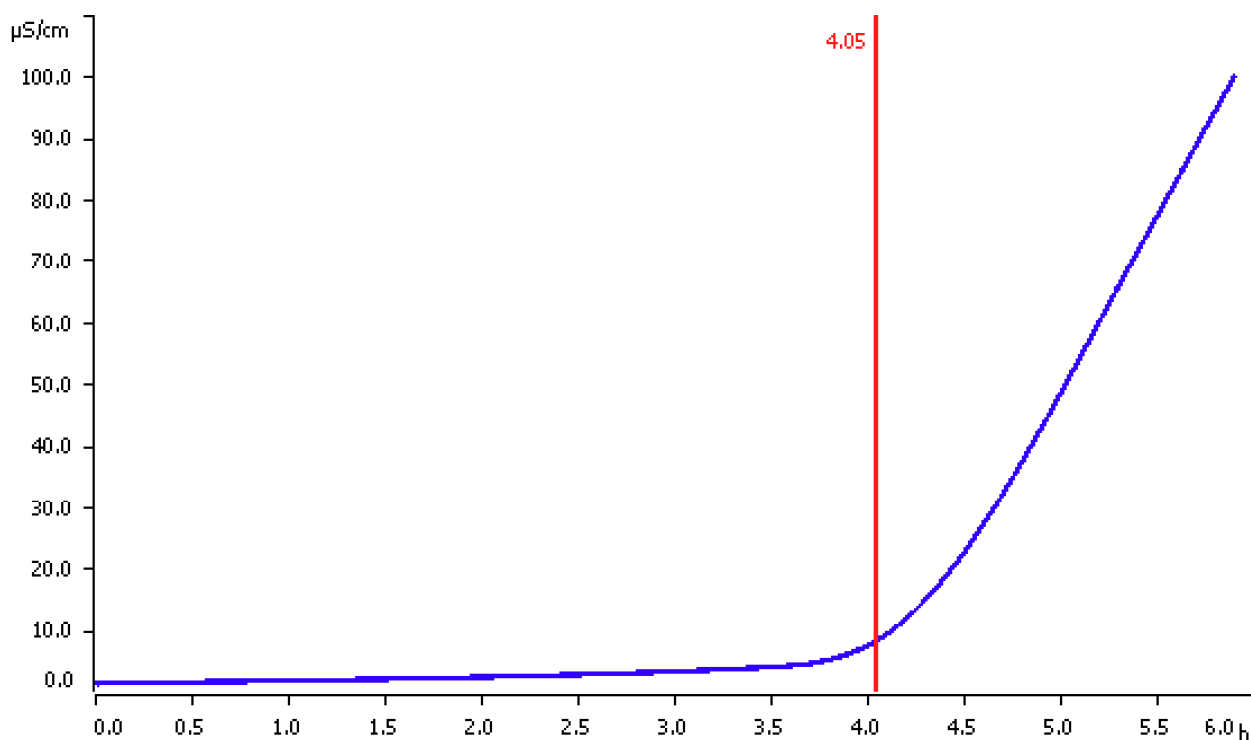

Определение окислительной стабильности масла сладкого миндаля методом Rancimat

### Результаты

Кривая	Образец	Температура	Индукционный период
	Масло сладкого миндаля	120 °C	4,1 ч

## Описание метода

### Образцы

Масло сладкого миндаля

### Пробоподготовка

Не требуется

### Прибор

892 Professional Rancimat



### Параметры

Температура	120 °C
Поток воздуха	20 л/ч
Измерение	Индукционный период
Разрешение измерения	1.0
Стоп условие	Конечная точка
Количество образца	3 г
Измерительный раствор	60 мл деионизованной воды