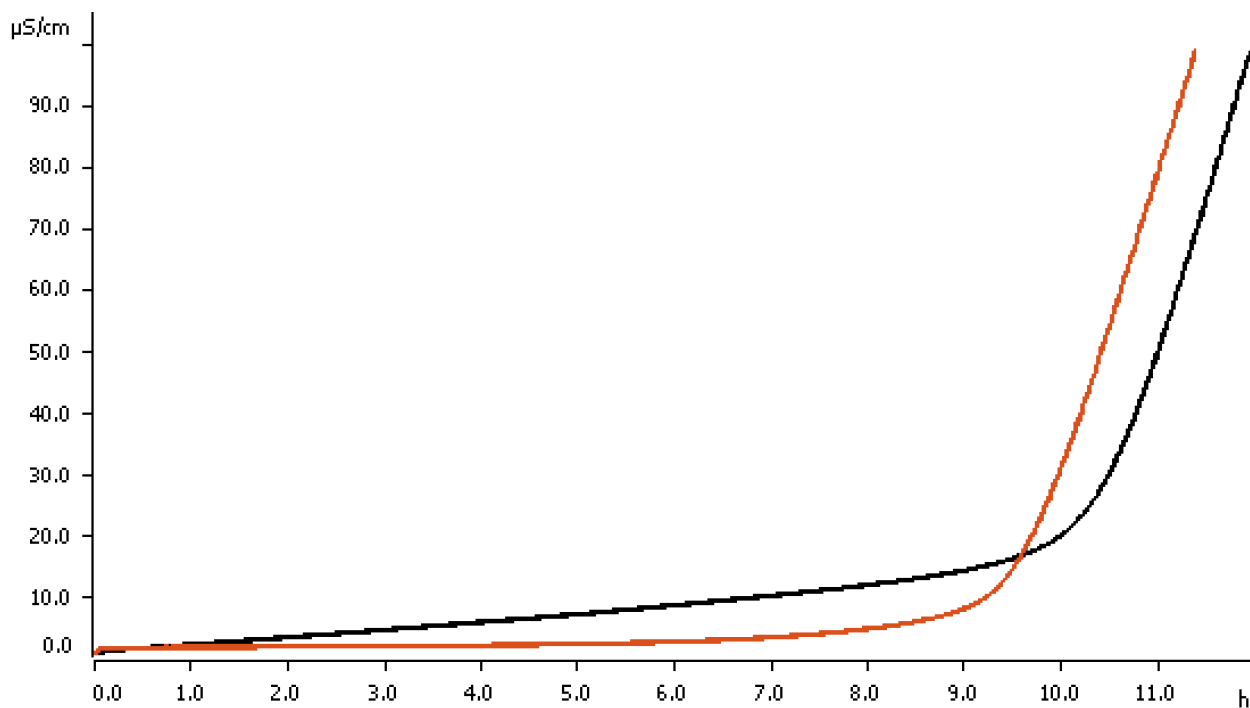


**Окислительная стабильность оливкового масла**

Измерение окислительной стабильности оливкового масла используя метод Rancimat

**Результаты**

	Образец	Температура	Индукционный период
	Рафинированное оливковое масло	120 °C	9,5 ч
	Оливковое масло холодного отжима	120 °C	10,4 ч

## Описание метода

### Образец

Оливковое масло прямого отжима

Оливковое масло рафинированное

### Пробоподготовка

Не требуется

### Прибор

892 Professional Rancimat



### Параметры

Температура (Temperature)	120 °C
Поток воздуха (Air flow)	20 л/ч
Измерение (Evaluation)	Индукционный период
Чувствительность измерения (Evaluation sensitivity)	1.0
Стоп условие (Stop criteria)	Конечная точка
Количество образца (Sample amount)	3 г
Измерительный раствор (Measuring solution)	60 мл деионизованной воды