


## Окислительная стабильность кукурузного масла

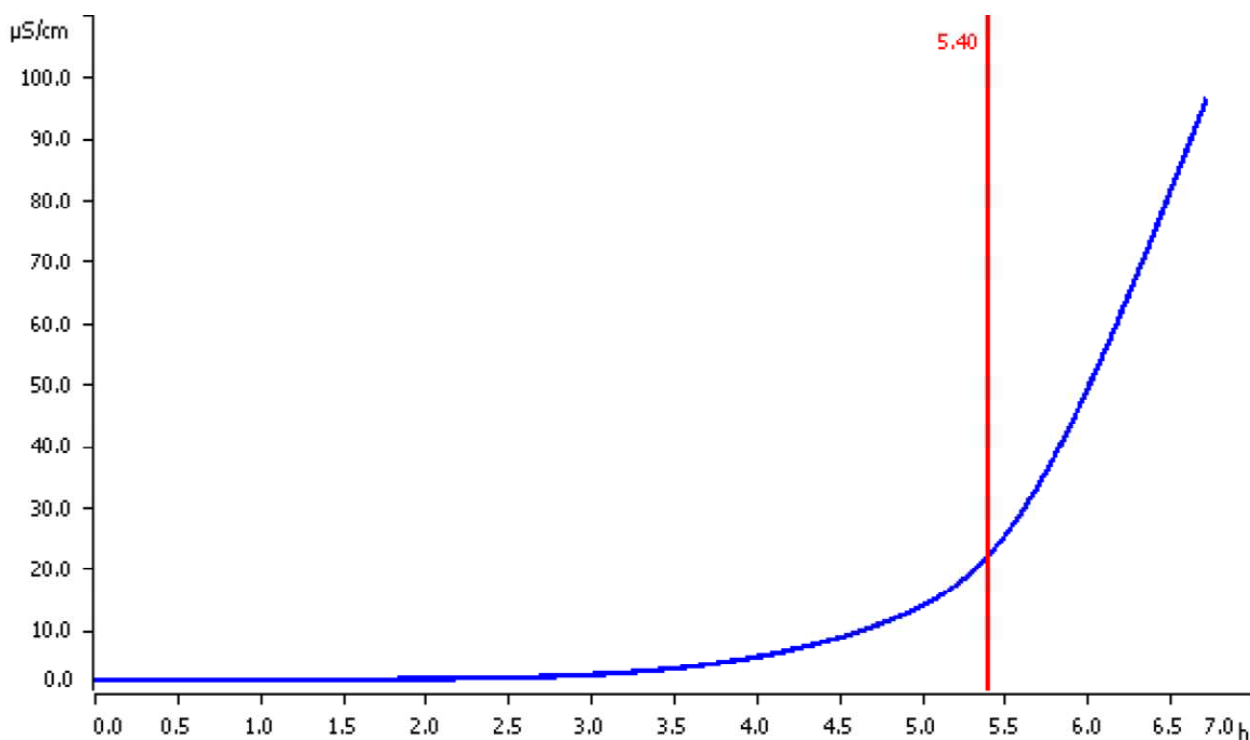

Определение окислительной стабильности кукурузного масла используя метод Rancimat

### Результаты

Кривая	Температура	Индукционный период
	120 °C	5,4 ч

## Описание метода

### Образцы

Кукурузное масло

### Пробоподготовка

Не требуется

### Прибор

892 Professional Rancimat



### Параметры

Температура	120 °C
Поток воздуха	20 л/ч
Измерение	Индукционный период
Разрешение измерения	1.0
Стоп условие	Конечная точка
Количество образца	3 г
Измерительный раствор	60 мл деионизованной воды