



Окислительная стабильность арахисового масла

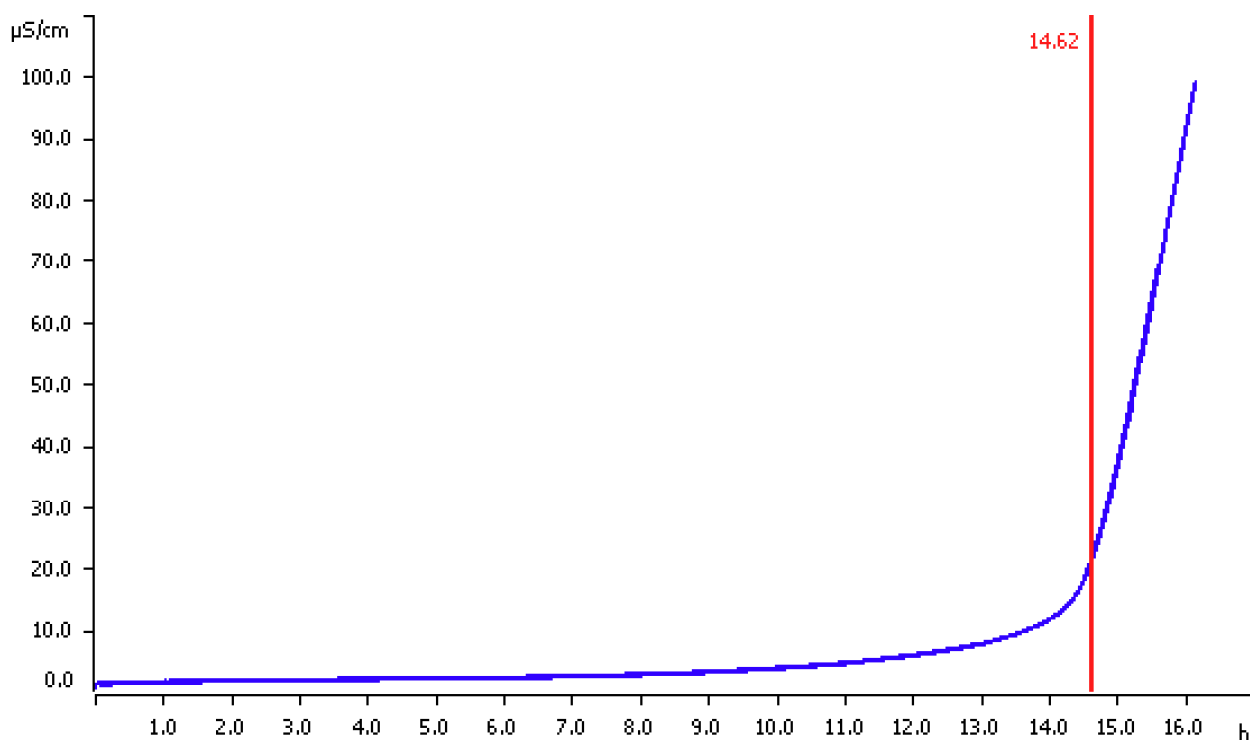

Определение окислительной стабильности арахисового масла Rancimat

Результаты

Кривая	Образец	Температура	Индукционный период
	Арахисовое масло	120 °C	14,6 ч

Описание метода

Образцы

Арахисовое масло

Пробоподготовка

Не требуется

Прибор

892 Professional Rancimat



Параметры

Температура	120 °С
Поток воздуха	20 л/ч
Измерение	Индукционный период
Разрешение измерения	1.0
Стоп условие	Конечная точка
Количество образца	3 г
Измерительный раствор	60 мл деионизованной воды