



## Окислительная стабильность подсолнечного масла

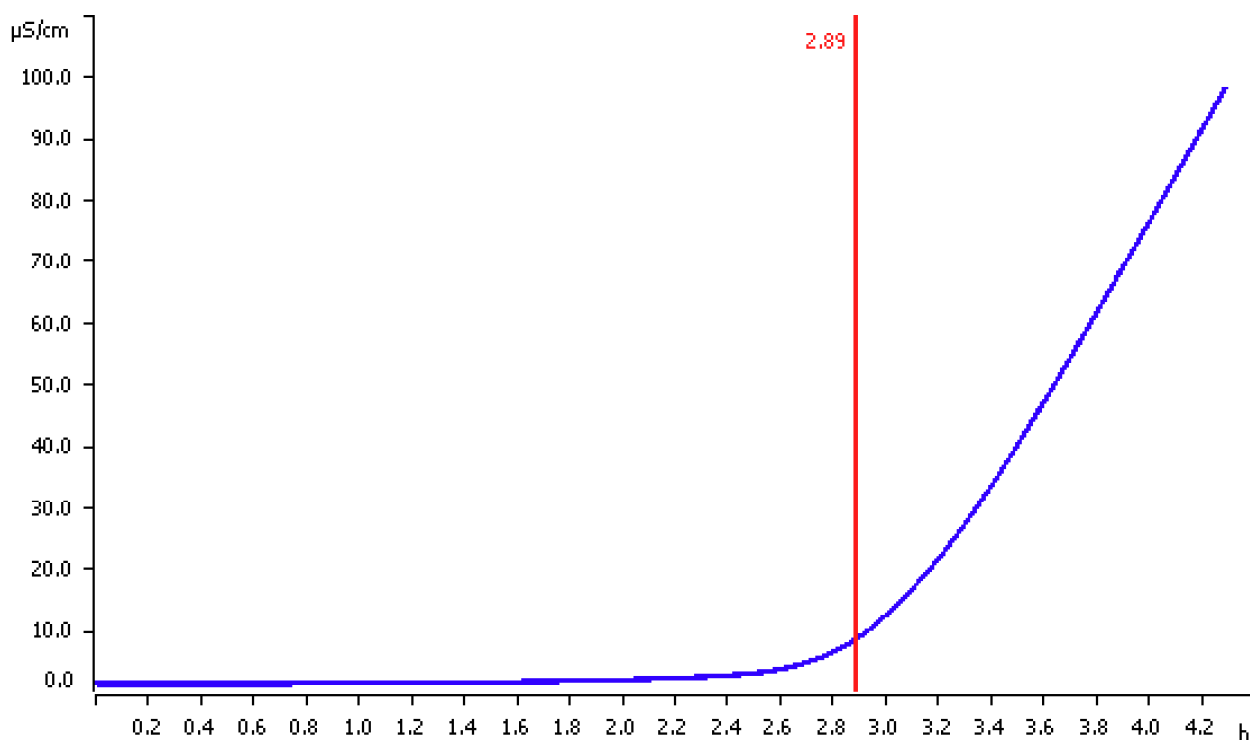

Определение окислительной стабильности подсолнечного масла Rancimat

### Результаты

Кривая	Образец	Температура	Индукционный период
	Подсолнечное масло	120 °C	2,9 ч

## Описание метода

## Образцы

Подсолнечное масло

## Пробоподготовка

Не требуется

## Прибор

892 Professional Rancimat



## Параметры

Температура	120 °С
Поток воздуха	20 л/ч
Измерение	Индукционный период
Разрешение измерения	1.0
Стоп условие	Конечная точка
Количество образца	3 г
Измерительный раствор	60 мл деионизованной воды